

Ing. Miroslav Lamžo

Meracia a testovacia technika, aplikácie mikropočítačov HW & SW
Štúrova 444 , 02743 Nižná,
mob. 0905 500 472 , e-mail : emis@emis.sk , www.emis.sk



Magnetická miešačka MGM101

V Nižnej 14.07.2010.


Verzia : MGM101.01

I. Návod na obsluhu.

Magnetická miešačka MGM101 umožňuje miešanie tekutín pomocou magnetickej včielky, ktorá sa umiestňuje do nádoby s tekutinou. Toto zariadenie je veľmi potrebné napr. pri výrobe koloidného striebra. Pribežné miešanie destilovanej vody z ktorej sa vyrába koloidné striebro zabezpečí kvalitnejší výsledný produkt a skráti sa čas výroby koloidného striebra..

1) Uvedenie zariadenia do prevádzky .

- zapnite sieťový adaptér do elektrickej siete 230V.
- napájací konektor zasunte do napájacej zdierky na zadnom paneli prístroja.
- na magneticкую miešačku položte nádobu s tekutinou
- do nádoby vložte magneticкую včielku
- vypínačom uveďte zariadenie do činnosti
- potenciometrom nastavte požadované otáčky (rýchlosť miešania tekutiny).

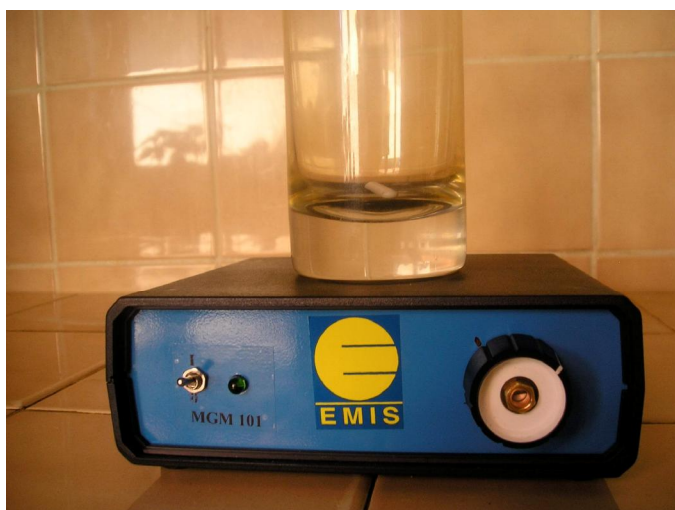

Údržba prístroja .

Prístroj si nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Napájací zdroj nenechávajte zbytočne pripojený k elektrickej sieti. Ak je potrebné, oprite prístroj vlhkou látkou (pri nezapojenom adapéri).

Zostava magnetickej miešačky obsahuje :

Magnetická miešačka MGM101
Napájací zdroj 12V/500mA

Navštívte stránku www.emis.sk, kde si môžete pozrieť aj ďalšie naše výrobky z oblasti automatizácie a použitia mikropočítačov v oblasti riadenia výrobných procesov.